

**35428 Topitec ozdobný dávkovací kelímek s
výtlačným pístem (bílá/oranžová) 100g/140ml**
Objednávací kód: **1301.35428**



Cena bez DPH

27,10 Eur

Cena s DPH

32,52 Eur

Parametre

Farba téglíka

biela s ozdobným pruhom

Farba viečka

oranžová

Obsah / Objem

100g / 140ml

Popis

s píestom

Veľkosť balenia

15ks

Kelímky jsou určeny **pro přímou přípravu mastí a krémů na zařízeních TOPITEC** a zároveň už **slouží jako expediční obal**. Díky ozdobnému zlatému pruhu jsou vhodné především pro kosmetiku. Mají jemné dávkování. Pomocí otočného dna s vřetenem, které pohybuje pístem uvnitř, je vytlačováno potřebné množství krému či masti. Zároveň se tím minimalizuje možnost kontaminace zbylého obsahu kelímku a nedochází tak ke snižování doby použitelnosti. **Kelímky jsou dodávány balené**, připravené k okamžitému použití bez nutnosti mytí, či jiné úpravy.

- Bílý kelímek s ozdobným pruhem
- Oranžové šroubovací PP víčko
- Spodní výtlačný píst PE
- Trn vřetene POM
- Matice vřetene PE
- Užitečná teplota 30 až 100°C
- Vzhledem k ozdobnému pruhu není kelímek vhodný pro ohřev v mikrovlné troubě

Postup přípravy:

1. Z kelímku zvolené velikosti vyjměte otočné vřeteno, pístem prostrčte hřídelku a na její konec připevněte míchací lamelu. Do otevřeného kelímku připravte ingredience dle zvolené receptury a pak do kelímku vložte hřídelku s pístem a míchací lamelou. Píst vtlačte do kelímku tak, aby unikl vzduch a sestavu upevněte do suportu přístroje TOPITEC.
2. Na přístroji TOPITEC nastavte potřebné parametry (otáčky, čas, ...), nebo zvolte vhodný přednastavený program a spusťte přístroj.
3. Po ukončení homogenizace vyjměte hřídelku a do kelímku vtlačte vřeteno. Mast je připravena k použití. Otáčením vřetene je pomalu vytlačována malým otvorem ven v libovolném množství, takže je minimalizován kontakt se vzduchem a možnost kontaminace masti. Pro nízkoviskózní masti lze použít do výstupního otvoru redukce.
4. Následně stačí už jen kelímek označit štítkem (není součástí) a distribuovat.