

**35230 Topitec dávkovací kelímek s
výtlačným pístem (modrá/bílá) 20g/28ml**
Objednávací kód: **1301.35230**



Cena bez DPH

25,90 Eur

Cena s DPH

31,08 Eur

Parametre

Farba téglíka

biela

Farba viečka

modrá

Obsah / Objem

20g / 28ml

Popis

s piestom

Veľkosť balenia

20ks

Množstevná jednotka

bal

Kelímky jsou určené **pro přímou přípravu mastí a krémů na zařízeních TOPITEC** a zároveň už **slouží jako expediční obal**. Mají jemné dávkování - pomocí otočného dna s vřetenem, které pohybuje pístem uvnitř, je vytlačováno potřebné množství masti či krému. Zároveň se tím minimalizuje možnost kontaminace masti v kelímku a prodlužuje tím doba její použitelnosti. **Kelímky jsou dodávány sterilně balené**, připravené k okamžitému použití bez nutnosti mytí, či jiné úpravy.

- Bílý kelímek s modrým závitovým PP víčkem
- Spodní výtlačný píst PE
- Trn vřetene POM
- Matice vřetene PE
- Užžitná teplota -30 až 100°C

Postup přípravy:

1. Z kelímku zvolené velikosti vyjměte otočné vřeteno, pístem prostrčte hřídelku a na její konec připevněte míchací lamelu. Do otevřeného kelímku připravte ingredience dle zvolené receptury a pak do kelímku vložte hřídelku s pístem a míchací lamelou. Píst vtlačte do kelímku tak, aby unikl vzduch a sestavu upevněte do suportu přístroje TOPITEC.
2. Na přístroji TOPITEC nastavte potřebné parametry (otáčky, čas, ...), nebo zvolte vhodný přednastavený program a spusťte přístroj.

3. Po ukončení homogenizace vyjměte hřídelku a do kelímku vtlačte vřeteno. Mast je připravena k použití. Otáčením vřetene je pomalu vytlačována malým otvorem ven v libovolném množství, takže je minimalizován kontakt se vzduchem a možnost kontaminace masti. Pro nízkoviskozní masti lze použít do výstupního otvoru redukce.
4. Následně stačí už jen kelímek označit štítkem (není součástí) a distribuovat.